



LS-SERIE. Opslag van biologisch materiaal.



LS-serie.

Gebruik

De vaten uit de LS-serie zijn middelgrote opslagvaten met een relatief laag stikstofverbruik. Voor het opslaan van grotere hoeveelheden ampullen wordt meestal gekozen voor opslag in doosjes. Doosjes bieden een betere sorteer- en scheidingsmogelijkheid dan strips. Het opgeslagen materiaal wordt logischer gerangschikt en is makkelijker terug te vinden. De overgang van HC-vaten naar LS-vaten wordt gevormd door de LS750: dit vat is identiek aan de VHC35 maar voorzien van torens met doosjes.

Vanaf de LS3000 worden standaard dozen van 135x135 mm gebruikt. Afhankelijk van de keuze voor ampullen met binnen of buitendraad, kunnen hierin 81 of 100 ampullen opgeslagen worden. Deze vaten kunnen geleverd worden met een automatisch vulsysteem dat het vloeistofpeil met niveaudetectie controleert en bewaakt.

Specificaties

Gegevens	Eenheid	LS750	LS3000	LS4800	LS6000
Standtijd	dagen	130	106	153	194
Werktijd	dagen	80	66	96	120
Verdamping	L/24u	0,27	0,76	0,85	0,84
LN2 capaciteit	liter	35	81	130	165
Gewicht leeg	kg	17,2	31,8	40,9	55,0
Gewicht vol	kg	46,0	97,4	146,1	186,4
Nekdiameter	mm	119	216	216	216
Totale hoogte	mm	681	731	892	991
Diameter	mm	478	683	683	683
Canisters	aantal	6	6	6	6
Doosjes	posities	5x5	10x10	10x10	10x10
2ml ampullen	aantal	750	3.000	4.800	6.000
Doosje voor 17,5mm visotube	posities	4x4	7x7	7x7	7x7
0,25ml rietjes in daisy goblet	aantal	8.640	26.460	39.690	39.690
0,5ml rietjes in daisy goblet	aantal	3.840	1.760	17.640	17.640
0,3 of 0,5ml CBS rietjes					
- in daisy goblet	aantal	2.304	7.056	10.584	10.584
1ml CBS rietjes					
- in daisy goblet	aantal	1.536	4.704	7.056	7.056

Accessoires

Om verplaatsing makkelijker te maken, zijn er verrijdbare onderstellen beschikbaar. Alle onderstellen zijn van aluminium en worden voorzien van 5 zwenkwielen waarvan 2 met voetrem. Voor alle modellen is een niveaualarmering verkrijgbaar. Meestal wordt deze op de kantelbare deksel bevestigd. Bij laag niveau wordt lokaal een duidelijk hoor en zichtbaar alarm gegeven. De spanningsloze relaisuitgang kan gebruikt worden voor externe doormelding.

Artikelgegevens

Omschrijving	Artikelnummer
LS750 bewaarvat inclusief torens, zonder doosjes	7305388
LS750 bewaarvat incl. controller en torens, zonder doosjes	Op aanvraag
LS3000 bewaarvat inclusief torens zonder doosjes	7305390
LS3000 bewaarvat incl. controller en torens, zonder doosjes	Op aanvraag
LS4800 bewaarvat inclusief torens zonder doosjes	7305402
LS4800 bewaarvat incl. controller en torens, zonder doosjes	Op aanvraag
LS6000 bewaarvat inclusief torens zonder doosjes	7309449
Toebehoren	
LS750 laagniveau alarm	7305540
LS3000 Laagniveau alarm	7305551
LS4800 Laagniveau alarm	7305536
LS6000 Laagniveau alarm	7305552
LS750 reserve dop	7305483
LS3000 reserve dop	Op aanvraag
LS4800 reserve dop	7305466
LS6000 reserve dop	Op aanvraag
Verrijdbaar onderstel RDF vaten 478 mm	7305592
Verrijdbaar onderstel RDF vaten 683 mm	7305580

* Voor overige toebehoren kunt u contact opnemen met het Customer Service Center van Linde Healthcare op telefoonnummer +31.40.2825858.

Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland

Tel +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875

info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be