

Persoonlijke Bescherming Middelen. Voor het veilig werken met cryogene gassen.



Persoonlijke Bescherming Middelen.

Veiligheid

De veiligheid van mensen en daarmee ook de Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM's) staan hoog in het vaandel bij Linde Healthcare. De cryohandschoenen en schorten zijn onmisbare attributen voor het werken in extreem koude omgevingen. Ze bieden een effectieve bescherming in vrijwel alle toepassingen die met koude van doen hebben. De cryohandschoenen en schorten worden al sinds 1980 met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Alhoewel de kwaliteit van de handschoenen uitzonderlijk genoemd mag worden, mag een cryohandschoen nooit worden ondergedompeld in vloeibare stikstof. Voor deze extreme conditie kunnen geen handschoenen gemaakt worden die dan alsnog voldoende bewegingsvrijheid bieden.

Cryoschorten

De cryoschorten zijn opgebouwd uit meerdere lagen die zorgen voor een thermische beveiliging van de drager tegen spatten en aanraking van koude delen. De schorten kunnen in vier maten geleverd worden.

Cryohandschoenen

Cryohandschoenen zijn er in 2 uitvoeringen en 4 modellen. De basisuitvoering is waterafstotend. Ze geven een uitstekende bescherming bij de lage temperaturen van bijvoorbeeld droogijs, vrieskasten en kisten. Voor toepassingen met vloeibare stikstof wordt de waterdichte versie aanbevolen. Alle uitvoeringen hebben een ademende binnenvoering.

Gelaatsbescherming

Gelaatsbescherming is aanvullend op het gebruik van cryohandschoenen en het dragen van een schort. Bij het werken met vloeibare stikstof moeten de ogen tegen de extreme koude van vloeibare stikstof beschermd worden. Vloeistofspatten of blootstelling aan koud gas kan ernstig oogletsel veroorzaken. Draag dus een geschikte veiligheidsbril of gebruik een gelaatscherm.

Selectie en gebruik

Let bij de aanschaf van beschermende kleding op de volgende punten:

- Een goede pasvorm draagt bij aan het doel van het product. Een slechte passing vermindert het effect door hogere thermische verliezen.
- Kies de handschoenlengte die het beste bij uw gebruik past.
- Kies waterdichte cryohandschoenen voor (echt) cryogene toepassingen. Zorg dat ze losvast zitten zodat ze in geval van nood snel verwijderd kunnen worden.
- Kies voor de industriële versie als de handschoenen regelmatig in contact komen met slijtage bevorderende onderdelen zoals kranen en afsluiters.
- Bewaar cryohandschoenen op een schone en droge plaats.
- Controleer met regelmaat de conditie van handschoenen en schorten en vervang kledingstukken die slijtage of scheuren vertonen: neem bij twijfel geen risico.

Toebehoren



Gelaatsscherm



Cryogene handschoen MALWP



Cryoschort

Artikelgegevens

Omschrijving	Artikelnummer
Cryogene handschoenen, CIGLWP	7306023
Cryogene handschoenen, CIGMWP	7306022
Cryogene handschoenen, CIGXWP	7306024
Cryogene handschoenen, CIWLWP	7306020
Cryogene handschoenen, CIWMWP	7306019
Cryogene handschoenen, CIWXWP	7306021
Cryogene handschoenen, EBL	7306015
Cryogene handschoenen, EBLWP	7306016
Cryogene handschoenen, EBM	7306013
Cryogene handschoenen, EBMWP	7306014
Cryogene handschoenen, EBXL	7306017
Cryogene handschoenen, EBXLWP	7306018
Cryogene handschoenen, MAL	7305997
Cryogene handschoenen, MALWP	7305998
Cryogene handschoenen, MAM	7305995
Cryogene handschoenen, MAMWP	7305996
Cryogene handschoenen, MAS	7305993
Cryogene handschoenen, MASWP	7305994
Cryogene handschoenen, MAXL	7305999
Cryogene handschoenen, MAXLWP	7306000
Cryogene handschoenen, SHLWP	7306624
Cryogene handschoenen, SHMWP	7306623
Cryogene handschoenen, SHSWP	7308550
Cryogene handschoenen, SHXLWP	7308549
Cryogene handschoenen, WRL	7305979
Cryogene handschoenen, WRLWP	7305980
Cryogene handschoenen, WRM	7305977
Cryogene handschoenen, WRMWP	7305978
Cryogene handschoenen, WRS	7305975
Cryogene handschoenen, WRSWP	7305976
Cryogene handschoenen, WRXL	7305991
Cryogene handschoenen, WRXLWP	7305992
Cryo-schort CA36	7306025
Cryo-schort CA42	7306026
Cryo-schort CA48	7306027
Cryo-schort CA54	7306028
Gelaatsscherm	7305711
Veiligheidsbril	7308943

Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland

Tel +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875

info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be